

Weigert 铁苏木素染色液

产品简介:

胶结缔组织狭义上是指其含有的三种纤维: 胶原纤维、网状纤维、弹力纤维, 而胶原纤维(collagen fiber)是分布最广、含量最多的一种纤维。

Weigert 铁苏木素染色液是染色力较强的染色液, 主要由苏木素和三氯化铁组成, 临用前混合, 多用于结缔组织的染色, 如 masson 三色染色、Van Gieson 染色等。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DC0045	DC0045	Storage
		2×50ml	2×100ml	
试剂(A): 苏木素染色液		50ml	100ml	RT
试剂(B): 三氯化铁溶液		50ml	100ml	RT
临用前, 取 A、B 按 1:1 混合,即为 Weigert 铁苏木素染色液, 不宜久置。				
使用说明书		1 份		

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般 Weigert 铁苏木素染色液染色 1~5min。

注意事项:

- 1、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)

文献引用:

- 1、 Chu Shuhan,Shan Dan,He Luling,et al.Anemoside B4 attenuates abdominal aortic aneurysm by limiting smooth muscle cell transdifferentiation and its mediated inflammation.Frontiers in Immunology.May 2024.10.3389/fimmu.2024.1412022.(IF 5.7)

注：更多使用本产品的文献请参考产品网页