

石碳酸复红染色液

产品简介：

石碳酸复红染色液与改良苯酚品红染色液不同。石碳酸复红染色液主要由石碳酸、碱性品红等组成，主要用于痰涂片或拭子结核杆菌染色和革兰氏染色，较少单独使用。改良苯酚品红染色液又称卡宝品红(Carbol fuchsin)染色液，主要由苯酚、碱性品红、山梨醇、氧化剂等组成，常用于细胞核染色、染色体的固定和染色。

Leagene 石碳酸复红染色液主要用于抗酸杆菌染色和革兰氏染色中，亦可单独使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	DM0090	Storage
石碳酸复红染色液		100ml	RT 避光
使用说明书		1 份	

自备材料：

- 1、载玻片、盖玻片、光学显微镜
- 2、自来水

操作步骤(仅供参考)：

(一)抗酸染色

- 1、接种环挑取待检样本，涂布于载玻片上，自然干燥。
- 2、滴加石碳酸复红染色液染色 5 ~ 10min，不必加热，蒸馏水冲洗。
- 3、用脱色液脱色至无红色为止，蒸馏水冲洗。
- 4、用亚甲基蓝染色液染色 30 ~ 60s，蒸馏水冲洗。
- 5、轻轻吸干水分，自然干燥。
- 6、油镜镜检。

(二)石蜡切片染色

- 1、石蜡切片二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液脱蜡至水。
- 2、滴加石碳酸复红染色液染色 3 ~ 5min，流水稍洗。
- 3、盐酸乙醇分化 5 ~ 10s，流水稍洗。
- 4、直接二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明，中性树胶封片。

注意事项:

- 1、染色结束后, 应立即显微镜下观察。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 24 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DM0016	增强革兰氏染色液
DM0035	抗酸染色液(Kinyoun 冷染法)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)